

Xe150W光源 ランプ交換手順

大塚電子株式会社 顧客サービス部

管理番号：CSDOC-0180-0

1. ランプ型式

L2274

2. ランプ保証寿命

1800時間

3. ランプ交換方法

- ① 6個のカバー固定ビスを外してL型カバーを外します。



固定ビス

- ② 上部の固定ビスAを外し、下部の固定ビスBを緩めます。

A



B



- ③ 上部のケーブルを抜き、ランプを取り外します。

ケーブル



- ④ 口金の刻印UP(+)を上にして、新しいランプを下部の穴に挿入します。

刻印UP(+)



- ⑤ ケーブルを上部(+)電極に挿入し、②の上下固定ビスA, Bを締めます。

(+)電極

ケーブル



- ⑥ 6個の固定ビスでL型カバーを固定します。